


Type 90 Ti - 1 -

8×13.5 mL

Type 90 Ti

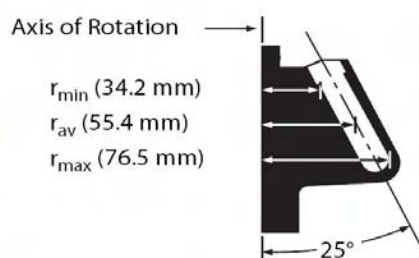

固定角ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機クラス :

H、R、S

主なアプリケーション :

プラスミド DNA の 5 時間密度勾配遠心、  
微小粒子径の迅速ペレットリング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
90,000	694,000	25	16×76	8×13.5

## 355530 固定角ロータ Type 90 Ti の付属品

876089&amp;839347 O-リング 各 3 個、355539 オーバースピードディスク 2 個、356959 ハンドルツール

## チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ・キャップ 必要なアダプタ	k ファクタ	最大 rpm / g
	361623	OptiSeal チューブ 56 本入、8.9mL	16×60	361670 <sup>a</sup> ---	21	90,000 / 694,000
	355603 <sup>b</sup>	PC ボトルアセンブリ 6 本入、10.4mL <sup>c</sup>	16×76	---	48	65,000 / 362,000 <sup>d</sup>
	342413	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、13.5mL	16×76	342695 ---	25	90,000 / 694,000
	344622	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、10.0mL	16×67	344676 ---	21	90,000 / 694,000
	345830	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、6.3mL	16×45	345828 ---	14	90,000 / 694,000
	356562	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、4.2mL	16×38	345828 ---	11	90,000 / 694,000
	344322	Quick-Seal UC チューブ 50 本入、13.5mL	16×76	342695 ---	25	90,000 / 694,000
	355640 <sup>e</sup>	肉厚 PA チューブ 25 本入、10.0mL	16×76	※(338907) ---	190	30,000 / 77,000
	355644	肉厚 PA チューブ 25 本入、4.0mL	13×64	303313 ---	69	50,000 / 197,000
	355630 <sup>e</sup>	肉厚 PC チューブ 25 本入、10.0mL	16×76	※(338907) ---	69	50,000 / 197,000 <sup>f</sup>
	355645	肉厚 PC チューブ 25 本入、4.0mL	13×64	303313 ---	69	50,000 / 197,000 <sup>f</sup>
	326814	肉薄 PA チューブ 50 本入、13.5mL	16×76	341968 ---	32	80,000 / 548,000
	326820	肉薄 PA チューブ 50 本入、6.5mL	13×64	346256 303313	69	50,000 / 197,000
	344085	UC チューブ 50 本入、13.5mL	16×76	341968 ---	32	80,000 / 548,000
	344088	UC チューブ 50 本入、6.5mL	13×64	346256 303313	69	50,000 / 197,000
	344093	UC チューブ 50 本入、4.0mL	13×41	346256 303402	67	45,000 / 138,000
	344091	UC チューブ 50 本入、2.0mL	8×49	303624 303376	72	40,000 / 128,000

※ ( ) はキャップなしでも遠心可能

Type 90 Ti - 2 -

8×13.5 mL

Type 90 Ti

- a : 2 個組  
 b : ボトルのみの型番は 355651  
 c : 最小液量は 5mL  
 d : フル容量でない場合の最高回転数は 60,000rpm  
 e : キャップをしない場合の最大容量は 8mL  
 f : 最高回転数は 25°C24 時間遠心でテスト、6 時間の場合 75,000rpm、8 時間の場合 65,000rpm

## ロータアクセサリ

製品番号	製品名
335381	引き抜き工具 (PC ボトルアセンブリ・黒ノリルキャップ用)
338765	引き抜き工具 (フローティングスパーサ用)
361668	引き抜き工具 (QS / OS チューブ用)
361660	OptiSeal チューブキット (361623 OptiSeal チューブ 4 箱 他含む)
348179	Quick-Seal チューブキット (342413 PA チューブ 2 箱、344322 UC チューブ 2 箱 他)
348180	Open-Top チューブキット (326814 PA チューブ 2 箱、344085 UC チューブ 2 箱 他)
348123	QS チューブラック φ16mm
361642	OptiSeal チューブ用ラック φ16×60mm
358312	コードレス・チューブトップバシラキット
303811	チューブスライサーキット(φ8~25mm 肉薄チューブ用)
303830	チューブスライサー用ブレードアセンブリ
331202	ツールキット (オープントップチューブキャップ用)
305075	チューブキャップパイプ (オープントップチューブキャップ用)
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

## ロータ交換部品

製品番号	製品名
839347	O-リング (ロータハンドル用)
876089	O-リング (ロータリッド用)
355539	オーバースピードディスク 90K
356959	ハンドルツール
355529	ロータハンドル
393215	ロータアセンブリ